

DIAMOND MILLIGRAMMOS DIGITÁLIS MÉRLEG 20 G-0,001 G

Használati utasítás

- Köszönjük hogy mérlegünket megvásárolta
- Kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást!
- Ne terhelje a mérleget nagyobb súllyal, mint a maximális kapacitása!
- A nagyobb teher végleg tönkreteszi a mérleget
- A mérleg szoba hőmérsékleten működik leghatékabban, ne tegye ki extrém hidegnek vagy melegnek! Mindig hagyja egy órán át a mérleget átállni a szoba hőmérsékletre.
- Hagyjon elég üzembe állási időt a mérlegnek. A mérleg belső rendszerének 30-60 másodpercre van szüksége a stabil állapot eléréséhez kalibrálás előtt.
- Tartsa a mérleget tiszta környezetben. A por, kosz, nedvesség, rázkódás, szél és közeli elektromos eszközök mind kedvezőtlenül hathatnak a megbízhatóságra és precizitásra.
- Óvatosan használja. Elővigyázatosan tegyen minden mérendő tárgyat a mérő tálcára. Bár strapabíró eszköznek tervezték, mégis kerülje a durva használatot a belső szenzor meghibásodásának megelőzése végett.
- Kerülje a rázkódást, leejtést vagy egyéb durva behatást a mérlegre. Fokozott óvatossággal kezelje, mert ez egy precíziós eszköz.
- Kizárólag stabil és rázkódás mentes felületen mérjen vele.

Használat:

- Tegye a mérleget egy vízszintes sima felületre. Tegye be a 2 db AAA-s elemet a készülék hátulján található helyére
- Nyomja meg az {On/Off} gombot a bekapcsoláshoz.
- Várjon, amíg a kijelzőn megjelenik a "0.000" érték.
- Helyezze a mérendő tárgya(ka)t a mérő tálcára.
- A {MODE} gomb megnyomásával válthat a súly mérték egységek között.

Tárazás:

- Kapcsolja be a mérleget a fentiek szerint.
- Tegyen egy tálcát vagy tárolót a mérő felületre.
- Tartsa lenyomva a {TARE} gombot amíg a "0.000" érték meg nem jelenik a kijelzőn.
- Tegye rá a mérendő súlyt.
- A tárazást a {TARE} gomb újra lenyomásával nullázhatja a készüléket

Kalibrálás:

- Kapcsolja be a mérleget ON/OFF gombbal.
- Tartsa nyomva a {MODE} gombot addig, a kijelzőn látható lesz a "CAL" felirat
- Majd a {MODE} gombot újra nyomja meg, amíg a kijelzőn a 20.000 gramm felirat megjelenik.
- Helyezze a szükséges súlyt a mérő felület közepére, majd vegye le a súlyt miután a kijelzőn megjelenik a "PASS" üzenet.
- A mérleg újra mérési üzemmódban van, a kalibrálásnak vége. Kikapcsolhatja a mérleget.

Specifikáció:

- Kapacitás: 20g/0.0001g
- Mértékegység: g/oz/ozt/dwt/ct/gn
- Tára súlyhatár: Teljes kapacitásig
- Auto Kikapcsolás: 180mp
- Üzemi hőmérséklet: 10-30 Celsius
- Áram: 2 x AAA elem